

## 使用说明:

请遵循您所选择的EasySep™抗体混合物随附的说明书。  
EasySep™磁极可容纳一个12×75 mm的聚苯乙烯试管  
(我们建议使用Falcon™ 5 mL试管, Becton Dickinson,  
产品号 #352058)。

O形圈的尺寸与聚苯乙烯试管配套。选择聚苯乙烯试管是因为由其所得的回收率通常高于聚丙烯试管。

一些客户可能会选择使用聚丙烯试管, 因为单核细胞可能会贴壁在聚苯乙烯试管上。

如果使用聚丙烯试管, 我们建议在O形圈和外壳之间插入一小片橡胶条, 以减小管口的直径。



## 注意:

EasySep™磁极会产生强磁场。请将其远离起搏器、磁铁、计算机磁盘、手表和其它可受磁场影响的物品。

## 产品说明:

密封的阳极电镀铝膜体外壳, 及稀土磁性元素。

## 磁极的养护:

完成细胞分选后, 用蒸馏水将磁极擦拭干净, 然后用酒精擦干。  
不要用漂白剂清洗。

仅供研究使用。不可用于治疗或诊断。

